




PTC2

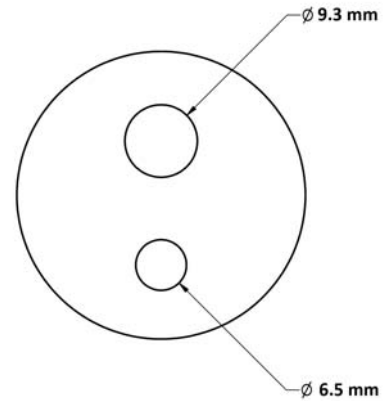

电解池盖

PTC2型片状样品电解池组件是一款简单的电解池，适用于对涂层样品进行电化学测试。此外，它也可以成为测量涂装金属样品的电化学阻抗谱的理想选择。

PTC2很容易拆装。只需要按照以下的步骤即可：

电解池组件的组装

- 将对电极和参比电极轻轻插入到电解池盖上的孔中。
- 将金属试样片(工作电极)放在PTC2的底座上。
- 把玻璃电解池体放在试样片上方，确保O形圈嵌在玻璃池体的凹槽中。开始测试前，建议检查一下电解池是否漏液。
- 把电解池体夹在底座上。
- 将测试溶液加入电解池中。
- 盖上电解池盖子。
- 连接电解池和测试仪器。

技术规格

尺寸	
底座	131(W) * 890(D) * 90(H) mm, 160mm长脚
电解池体	- 下部外径：54mm - 上部外径：36mm - 内径：31mm - 长度：80mm
电解池盖	- 1 st 孔：9.3mm 直径 - 2 nd 孔：6.5mm 直径

测试溶液要求	最多 50ml
样品	
尺寸	每边至少6cm (方形金属试样片)
厚度	最大10mm
参比电极 (选购)	
类型	SCE带多孔KT玻璃
尺寸	9mm外径 & 4mm外径
对电极 (选购)	
类型	高密度石墨棒
尺寸	6mm直径, 30cm长

内含部件

1. 电解池体	Pyrex®
2. 底座和池盖	Teflon®
3. 电解池螺丝钳, 金属	不锈钢
4. O形圈	Viton®

选购件

1. 石墨棒对电极	GR002H
OD:1/4", 长度 : 6"	
铂丝对电极	CHI115
铂丝对电极	002222
2. 饱和甘汞参比电极	
9mm外径, KT玻璃熔接	1001
饱和甘汞参比电极	
6mm外径, 陶瓷熔接	013458
3. Ag/AgCl参比电极	
6mm外径, 多孔玻璃	012167
Ag/AgCl参比电极	
6mm外径, 多孔玻璃	013429
Ag/AgCl参比电极	
9mm外径, KT玻璃熔接	1004

WonATech Co., Ltd.

7 Neunganmal 1-gil, Seocho-gu., Seoul, 06801, Korea
 Tel)+82-2-578-6516, Fax)+82-2-576-2635
 e-mail: sales@wonatech.com
 website : www.wonatech.com | www.zivelab.com

上海安赞商贸有限公司
 上海市美艾路198号10-102室
 Tel: +86-21-5275 1994 Fax: +86-21-5275 3613
 Email: info@anzinc.com
 Web: www.anzinc.com