

## 紧凑型 电化学工作站 ZIVE SP1

内置FRA  
10Volts/1Amp  
包括完整软件包

适用于:  
腐蚀  
材料测试  
传感器/生物电化学  
电池/燃料电池  
超级电容器/太阳能电池

ZIVE SP1 电化学工作站是一款性能卓越的恒电位仪/恒电流仪/FRA，功能强大并且价格实惠，适用于各种电化学应用中，不论是直流电化学测试还是交流阻抗表征，都是用户的极佳选择。

ZIVE SP1 电化学工作站系统标配一个频率响应分析仪（FRA），提供10 $\mu$ Hz~1MHz频率范围的高性能阻抗测量。ZRA（零电阻电流计）功能可以在电偶腐蚀技术中测量最大1Amp。系统标配4个根据应用领域分类的高级软件包，由此拓宽了ZIVE SP1 电化学工作站的应用灵活性。

## 特色

- 经济型高品质恒电位仪/恒电流仪/阻抗分析仪
- 体积小功能齐全
- 智能LCD数据显示
- 电流范围宽广(1nA~1A)，适合多种应用领域
- 内置式FRA :能够进行电化学交流阻抗谱EIS测试
- 14种电化学阻抗谱EIS测试技术，包括多正弦波EIS技术
- 适合多种应用领域：
  - 腐蚀，常规电化学，传感器，电池，燃料电池
  - 超级电容器，太阳能电池，等等。
- 电流中断IR测量/IR补偿（动态，正反馈）
- 双极性脉冲功能
- 电池测试软件包和脉冲电镀提供电压脉冲或电流脉冲充放电测试（GSM，CDMA 等），以及用于小波模拟的正弦波功能
- 高速数据采集时间
  - 2 $\mu$ sec或3 $\mu$ sec，取决于数据点数量
- 快速扫描模式（5000V/sec， 10mV数据采集）
- 3档测量/控制电压量程 & 10档测量/控制电流量程
- 系统内部可以存储542k个数据点，即便计算机发生故障，实验测试也会在仪器上继续运行
- 标准配置完整软件包，包括：
  - 腐蚀测试软件包（CORe）
  - EIS测试软件包（EISe）
  - 电化学分析软件包（EASe）
  - 能源软件包（BATE）
- 可扩展为多通道配置（多台单机组成多通道）
- 免费的软件升级



ZIVE SP1前视图



DC模式



EIS模式




ZIVE SP1后视图

## 应用领域

ZIVE SP1 电化学工作站理想应用于电化学基础研究，新传感器的开发和品质保证，腐蚀/涂层，电极材料，膜材料，导电聚合物，评价电力电子器件研究，例如电池材料，燃料电池，超级电容器和太阳能电池。

### ■ 常规电化学

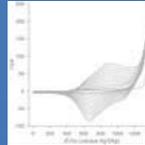


ZIVE SP1 电化学工作站也适用于生物研究开发，电子转移动力学研究，或化合物的电化学分析。

### ■ 电池



ZIVE SP1 电化学工作站系统极好地适应电池循环行为的研究。支持电化学电压谱EVS测试/GITT/PITT测试。能源软件包中的快速脉冲功能用于GSM，CDMA测试。脉冲量变曲线测量功能用于检查脉冲形状。提供正弦波充放电功能用于小波模拟测试。

### ■ 太阳能电池

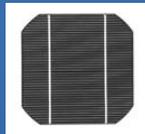

太阳能电池的研发和生产要求广泛的材料和设备测试，以提高效率和匹配面板式结构的每块电池。ZIVE SP1 电化学工作站提供光伏电池表征的最佳解决方案。

### ■ 腐蚀



ZIVE SP1 电化学工作站系统适合测量低腐蚀速率，提供EIS测试来评价腐蚀行为。并提供ZRA功能进行电偶腐蚀测量。

### ■ 传感器



ZIVE SP1 电化学工作站可用于研究采用DNA芯片或丝网印刷电极的传感器。系统的最小电流量程为1nA。循环伏安，计时电流和EIS测量技术可以应用在传感器的研究中。

### ■ 超级级电电电容容器器器



ZIVE SP1 电化学工作站的快速恒电位仪电路具有高速数据采集能力很适合超级电容器的测试。充放电功能也用于超级电容器的测试。

## ■ 燃料电池



ZIVE SP1 电化学工作站理想应用于表征研究开发级别的燃料电池和阳极/阴极过程的机制。本系统可直接应用于 PEMFC, DMFC, 和 DEFC 等类型燃料电池的测试。提供自动电流量程的恒电位/恒电流 IV 曲线测量。

## Smart Manager(SM)软件



Smart Manager(SM)软件用于控制 ZIVE 系列电化学工作站, 软件采用序列文件, 测试技术菜单和批处理文件提供用户自定义的序列测试。批处理文件由序列文件和/或技术文件组合而成, 允许用户进行系列测试。


SM 软件功能丰富且易于使用, 支持各种电化学实验技术, 包括系统控制、调度文件编辑、实时绘图、图谱分析、用户校准、以及数据文件处理等功能。

免费提供软件升级。


## 基本测试技术

### ■ 标准配置的基本测试技术


- 1) 恒电位
- 2) 恒电流
- 3) 双阶跃恒电位
- 4) 双阶跃恒电流
- 5) 开路电位 OCP 测量
- 6) 电位扫描
- 7) 电流扫描
- 8) 循环伏安
- 9) 快速电位扫描
- 10) 恒电位  $R_u$  测量
- 11) 恒电流  $R_u$  测量

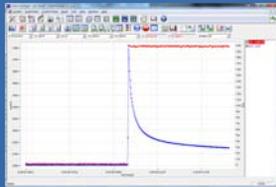

50μs 数据采集

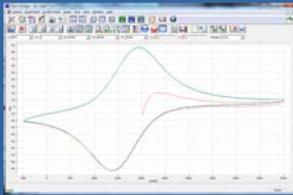

直流数据图

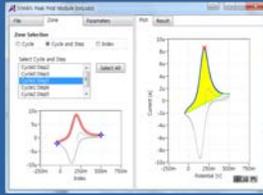


峰查找模块

通过步骤控制功能, 上述测试技术可以顺序执行。

### ■ 序列编辑器

用户可以通过使用任务序列路径编辑器来设计自己的实验过程。

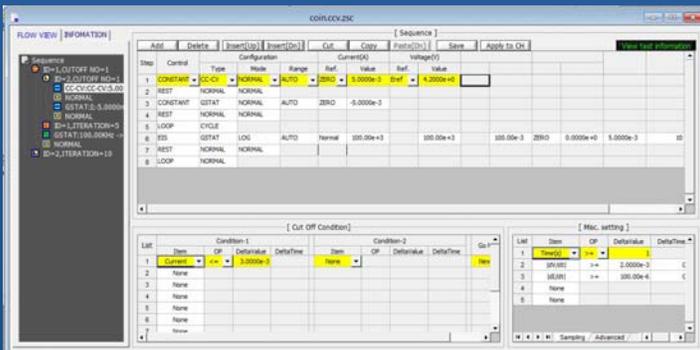

### 1) 控制任务参数

控制模式		
恒定	GSTAT	恒定电流控制
	Crate	恒定倍率控制
	PSTAT	恒定电压控制
	POWER	恒定功率控制
	LOAD	恒定负载控制
	CC-CV	恒定电流恒定电压控制
	Crate-CV	倍率恒定电压控制
	CP-CV	恒定功率恒定电压控制
	CL-CV	恒定负载恒定电压控制
	Id	Id 控制
	Is	Is 控制
	OCP	OCP 控制
	阶跃	GSTAT
PSTAT		电位阶跃控制
扫描	GSTAT	电流扫描控制
	FAST-G	快速电流扫描控制
	PSTAT	电位扫描控制
	FAST-P	快速电位扫描控制
EIS	GSTAT	恒电流 EIS
	PSTAT	恒电位 EIS
	OCP	OCP EIS
	PSUEDO	伪恒电流 EIS
	HFR G	恒电流 HFR
	HFR P	恒电位 HFR
	M sineG	恒电流多正弦波 EIS
	M sineP	恒电位多正弦波 EIS
待测		待测控制
ZRA		ZRA 控制
循环		循环控制
脉冲	Vpulse	电压脉冲控制
	Ipulse	电流脉冲控制
	GSINE	电流正弦波控制
	PSINE	电位正弦波控制

- 恒电位, 电流, 倍率, 功率, 负载, OCP
- 扫描电位, 电流
- 快速扫描电位, 电流
- 阶梯电位, 电流
- CC-CV, CP-CV, CL-CV, Crate-CV 控制
- Id, Is 控制
- EIS 控制
- 脉冲或正弦波控制
- 待测 (仅电压监测)
- 循环 (周期) 控制

- 2) 截止 (拐点) 条件
  - 时间 (阶跃, 测试, 循环, 周期)
  - 电流, 电流密度
  - 电压
  - 容量
  - 倍率
  - -dV
  - |dV/dt|
  - |dI/dt|
  - Aux1
  - Eoc
  - etc.

Condition-1		
Item	OP	DeltaValue
Step Time	>=	30
Step End		
Step Time		
Current		
I Density		
Voltage		
Capacity		
-dV		
dt/dt		
dV/dt		
dI/dt		
Temp. (C)		
AUX1		
AUX2		
AUX3		
Test Time		
Loop Time		
Cycle Time		
Eoc		
[Whr]		
LCC (%)		
FCC (%)		
FCD (%)		
Power (W)		
SumQ (Ahr)		
SumE (Whr)		
Loop Next		
DI Ch.		
Crate		


截止条件

- 3) 采样条件
  - 时间, |dI/dt|, |dV/dt|, |dA1/dt|, 爆发时间

- 4) 流式图
  - 流式图显示序列流程。

### ■ 批处理功能

用户可以设计批处理文件, 该批处理文件可以包含多个技术文件和/或序列文件。使用这种批处理文件, 用户可以自动按顺序执行的方式进行多个技术文件/序列文件的实验。

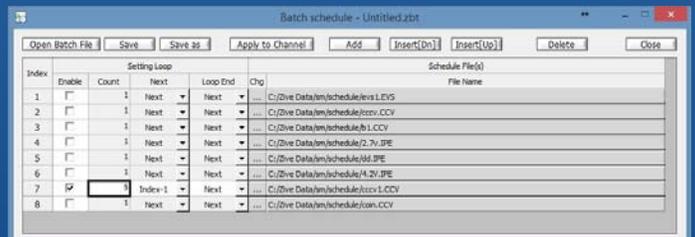


## 高级软件包

高级软件包提供特定的实验技术。以下高级软件包作为电化学工作站的标准配置提供给用户使用，以适应更广泛的应用。


### ■ EIS软件包(EISe)

- 1) 恒电位EIS
- 2) 恒电流EIS
- 3) 伪恒电流EIS
- 4) OCP<sup>(\*)</sup> EIS
- 5) 动态电位PEIS
- 6) 动态电流GEIS
- 7) 动态电位HFR
- 8) 动态电流HFR
- 9) 恒电位HFR监测
- 10) 恒电流HFR监测
- 11) 多正弦波恒电位EIS
- 12) 多正弦波恒电流EIS
- 13) 间歇恒电位EIS
- 14) 间歇恒电流EIS


(\*1) 在每次频率变化前，系统都会测量开路电位，然后施加交流正弦波到测得的开路电位上。

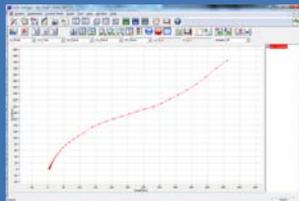


开路电压OCV EIS

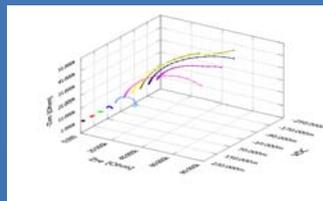

动态电位PEIS

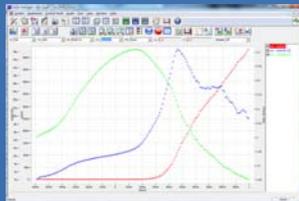

Rs, Cp & Idc vs Vdc绘图

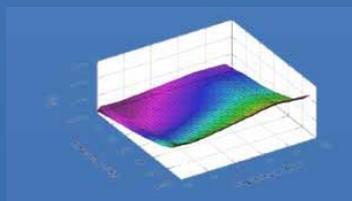


ZMAN软件绘制的扣式电池  
间歇PEIS 3维Nyquist图

### ■ 能源软件包 (BATE)


BATE能源软件包支持IR测量。

#### 1) 电池测试技术


- CC/CV测试：用于锂电池循环寿命测试
- CC/CC测试：用于镍镉电池和镍氢电池循环寿命测试
- 放电测试
- EVS (电化学电压谱)
- 阶梯循环伏安 (可变扫描速率循环伏安)
- 恒电位IV曲线
- 恒电流IV曲线
- 稳态循环伏安
- GITT(恒电流间歇滴定技术)测试
- PITT(恒电位间歇滴定技术)测试
- 提供脉冲模式用于GSM & CDMA量变曲线。  
脉冲形状量变曲线可以根据用户需要测量。

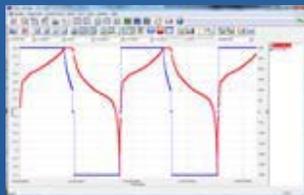

CC/CV测试

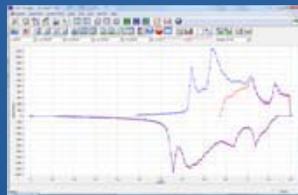

EVS

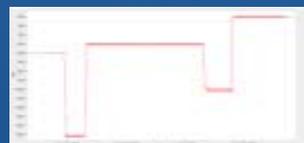

脉冲形状量变曲线监测(μ秒级)



电流正弦波形  
(充电小波模拟)

#### 2) 控制模式

- 充电： CC, CC-CV, 脉冲, 正弦波
- 放电： CC, CP, CR, 脉冲, 正弦波

#### 3) 截止条件

- 时间, 电压, 电流, 功率, 辅助电压, 等。

提供各种电池充放电测试技术, 包括GSM, CDMA脉冲放电。

### ■ 电化学分析软件包 (EASe)

#### 1) 阶跃技术


- CA (计时电流法)
- CC (计时电量法)
- CP (计时电位法)

#### 2) 扫描技术


- LSV (线性扫描伏安法)
- SDV (取样直流伏安法)
- 快速CV
- 快速LSV

#### 3) 脉冲技术


- DPV (差分脉冲伏安法)
- SWV (方波伏安法)
- DPA (差分脉冲电流法)
- NPV (常规脉冲伏安法)
- RNPV (反常规脉冲伏安法)
- DNPV (差分常规脉冲伏安法)

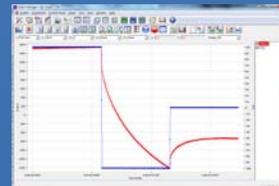

50μ秒采样

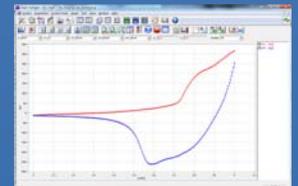

sdv\_充电/sdv\_放电

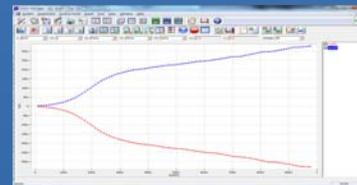


NPV & RNPV叠加


### ■ 腐蚀软件包 (CORe)

腐蚀技术支持IR补偿。


- 1) Tafel (Tafel实验)
- 2) Rp (极化电阻)
- 3) 动态电位
- 4) 动态电流
- 5) 循环极化
- 6) 腐蚀电位vs.时间
- 7) 电偶腐蚀
- 8) RpEc趋势
- 9) 再活化电位
- 10) 临界点蚀电位
- 11) 恒电位电化学噪声
- 12) 恒电流电化学噪声
- 13) ZRA模式电化学噪声

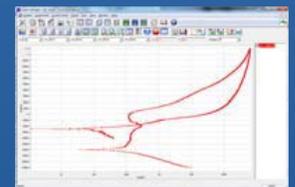

循环极化电阻

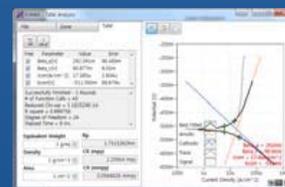

Tafel绘图

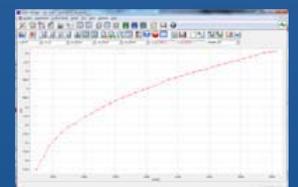

极化电阻

## 控制 & 实时绘图

Smart Manager软件提供虚拟控制面板用于控制 & 数据采集的实时绘图。



多通道实时图形

用户可以控制和监测这个虚拟控制面板，还可以监测兴趣值窗口的数据，并在同一窗口监测通道的状态。实时图形的X, Y轴格式随着测试技术的不同而自动更改为最常用的格式。也可以根据用户需要自定义更改坐标轴格式。

对于使用序列文件或批处理文件的实验，用户可以选择3种实时图形的X, Y轴参数。


可以选择每个实时图形的显示格式。依据直流测试或阻抗测试的不同，实时图形和兴趣值会自动改变显示方式。虚拟控制面板总是显示最新的测试数据图。在阻抗测试中，实时图形上会同时监测波形，以检查正弦波的质量。波形监测也可以切换到李沙育图形 (I vs. E)。



单通道控制面板

多通道实时图形

## 长图

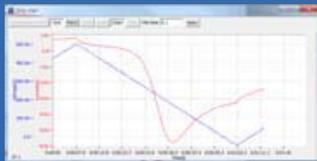


长图记录仪功能允许用户实时监测直流曲线。可以实时监测2个Y轴数据，例如电压，电流，辅助电压，功率，容量，等。

## 绘图



Smart Manager软件的绘图功能用于简化操作。每个实验有3种图形显示格式。用户可以根据需要更改X, Y1, Y2, Y3, Y4坐标轴的参数。每种图形格式都提供快捷按钮。点击这些按钮，图形格式随即改变。

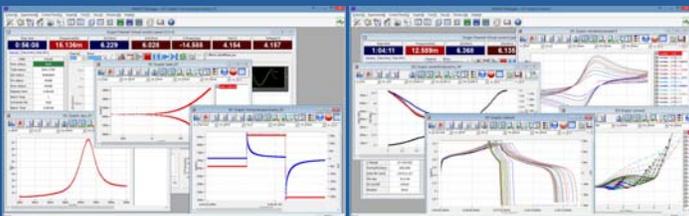


W : 重量比值

S : 活性面积比值

在直流和周期图形中，当点击 W 或 S 图标时，与电流相关的参数，例如电流，容量，能量，功率，负载，等等，就会分别改变到单位比值或密度值。




### 1) 直流图形

- 用于显示普通数据
- 4个快捷按钮: I vs. V, E vs. LogI, V, I vs. 时间, V vs. Q
- 图形参数: 时间, Eref, I, Eoc, Id, Aux1, LogI, 负载, ChQ, DchQ, ChQs, DchQs, Ch P, Dch P, Ch-Wh, Dch-Wh, Sum Wh, Sum Q, Sum |Q|, |Q|, Rp, dQ/dV

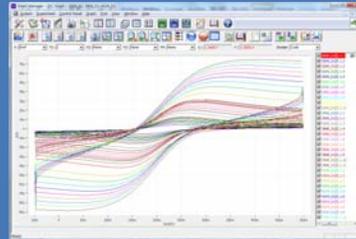

### 2) EIS图形


- 用于显示EIS阻抗数据
- 3个快捷按钮: Nyquist绘图, Bode绘图, Cs vs. 频率
- 图形参数: 频率, Zre, -Zim, Zmag, Zph, Y, Yimg, Y, |Y|, Yph, LogZ, LogY, Rs(R-C), Cs(R-C), Rp(R|C), Cp(R|C), Rs(R-L), Ls(R-L), Q(R-L), 时间, Vdc, Idc, Aux1

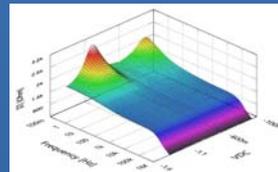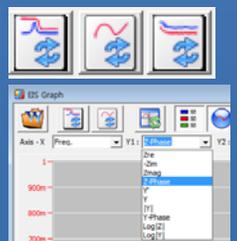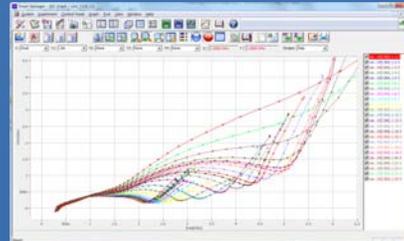


ZMAN软件绘制的扣式电池  
间歇EIS 3D Nyquist图

### 3) 电池测试图形

- 用于显示电池循环数据
- 3个快捷按钮: 周期容量, 周期平均, Log(周期编号) vs. 放电深度
- 图形参数: 周期编号, Ch Q, Dch Q, Sum Q, Coulomb Eff, Ch-Wh, Dch-Wh, Sum Wh, Energy Eff, MinV, MaxV, ChQs, DchQ, ChVavg, DchVavg, Vavg

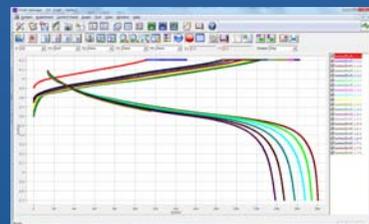

- 数据输出为ASCII & Excel文件

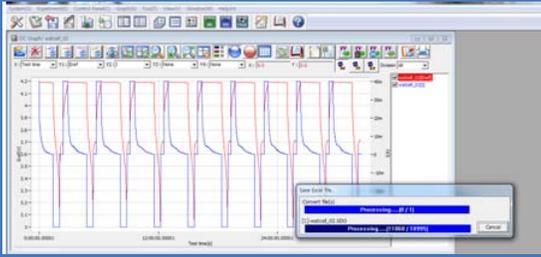


可以选择只转换图形上的数据，或转换选中的文件数据

## 数据分析软件


ZIVE系列仪器记录的数据文件可用以下几种外部软件进行数据分析：IVMAN™软件用于分析直流数据，IVMAN DA™软件用于分析电池数据，IVMAN PA™软件用于分析光电电池数据，ZMAN™软件用于分析阻抗数据。使用以上软件分析ZIVE数据文件，均无需授权许可。

## ZMAN™ EIS数据分析软件


- 模型仿真与拟合
- 2D-和3D-Bode绘图，Nyquist绘图
- 自动等效电路模型搜索功能
- 以项目概念处理多个EIS数据分析
- 用拟合的元件值进行参数绘图
- 兼容Zahner, Gamry, Ametek等仪器的数据格式（需要授权码）
- 各种加权算法
- 自带模型库，并允许用户添加自定义模型
- KK一致性绘图
- 批量拟合项目数据
- 阻抗参数仿真
- 修改坏数据
- Black-Nichols绘图
- 3D图形设置选项
- 加强版模型编辑器
- 应用模型库自动搜索
- 模型的参数仿真
- 初步猜测的起源算法选项
- 自动初步猜测
- 拟合轨迹放映功能
- 对ZIVE数据格式 (\*.seo, \*.wis) 分析免费，无需授权码
- 圆拟合
- 数据编辑功能（插入，删除，编辑）
- 添加/删减元件参数
- 添加/删减模型参数
- 数据显示：阻抗，Z带极性，导纳，Y带极性，模数，M带极性，介电常数，E带极性，等。
- 空电解池电容计算
- 查找文件功能
- 通过公式替换数据
- 光标数据显示
- 模型查找结果依据卡方值自动排序
- R, C, R, L, R, Q 预览和绘图
- ZHIT功能
- Mott-Schottky分析
- 贡献密度 vs. Vfb 绘图
- C vs. 电压绘图

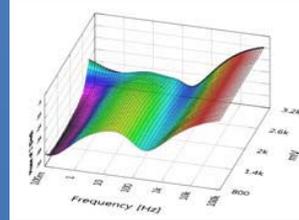

系列测试的3D Bode绘图

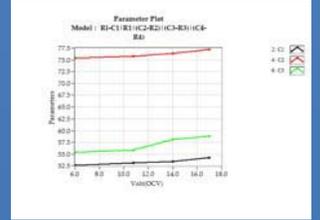


参数绘图

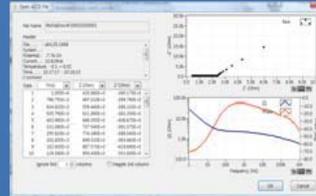


导入第三方ASCII数据文件




项目管理器数据预览

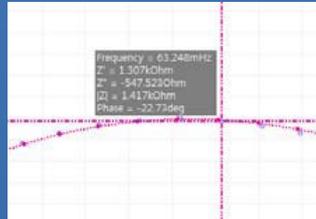



光标数据显示

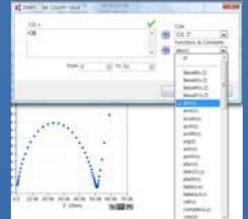


通过公式替换数据

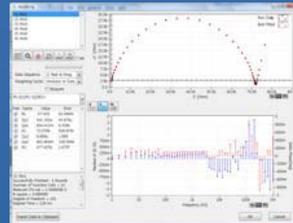


拟合显示

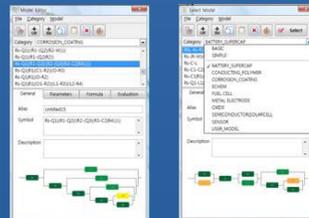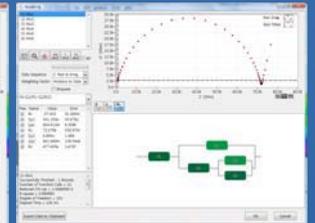

模型编辑器和模型库

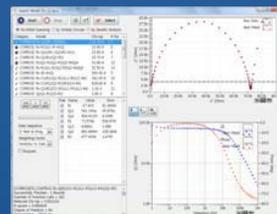

自动模型查找

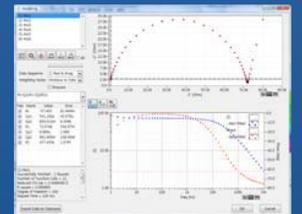

LEVM拟合

## IVMAN™ 直流数据分析软件



- IVMAN™ 软件包包含：
- IVMAN 软件
  - IVMAN 实用工具
    - IVMAN 差分分析软件
    - IVMAN 光电电池分析
    - IVMAN Tafel 分析
    - IVMAN 提取器
    - IVMAN 峰查找模块



## IVMAN DA™ 电池测试数据分析软件

- 电池测试数据分析
- 电化学电压谱 (dQ/dV vs. V)
- 电压 vs. 容量分析 (V vs. Q)
- 周期图 (Q vs. 周期)
- 差压图 (dV/dQ vs. Q)




测量数据

V vs. Q



周期图

dQ/dV vs. V

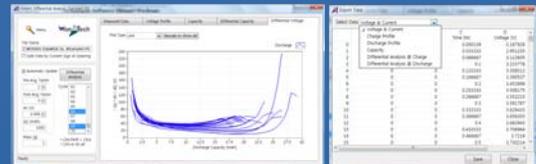


dV/dQ vs. Q


导出为ASCII文件




## IVMAN™ 光电电池分析

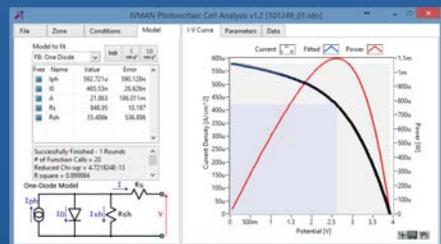


- 参数的自动分析
  - 开路电压, 开路电流, 最大功率, 效率
  - 光致电流, 二极管品质因素, 串联电阻, 等

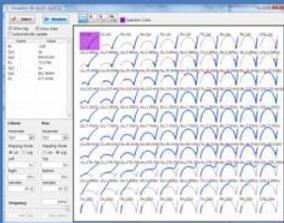


参数仿真

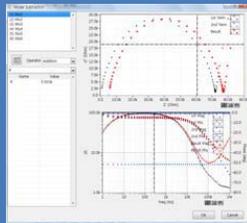


元件添加/删减

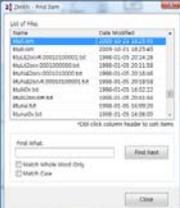


查找数据文件菜单

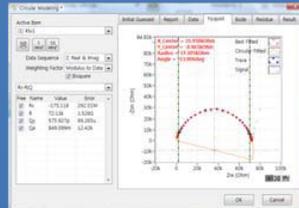


圆拟合

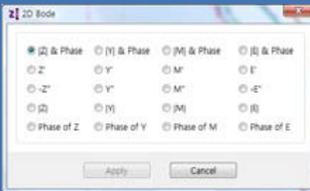


2D Nyquist绘图

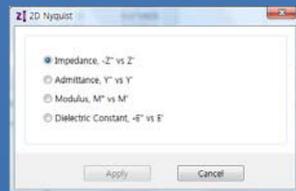


2D Bode绘图

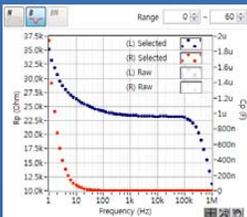


Rp,Cp vs 频率 (R|C)

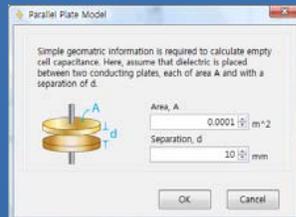


空电解池电容

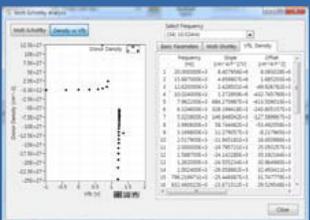


贡献密度 vs. Vfb图形和分析

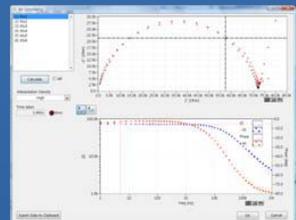

KK一致性

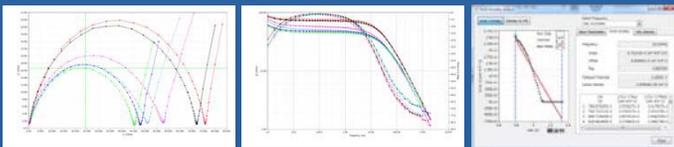

Mott-Schottky分析窗口

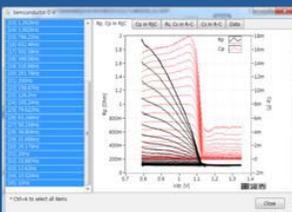


C/R-V图形




## IVMAN TA™ Tafel分析

- 简单的Tafel计算

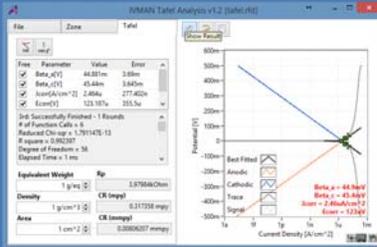

## IVMAN EX™提取器

- 按照周期编号或步骤提取数据
- 导出ASCII文件


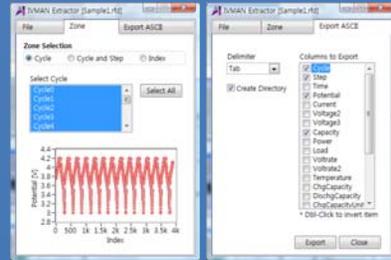


## IVMAN™主软件

- 理想用于分析直流腐蚀数据和电分析数据
- Tafel分析的初步猜想功能
- 极化电阻拟合
- 3D图形
- 查找峰功能
- 插值，微分，积分等
- 报告功能


## IVMAN PF™峰查找模块

- 独立的峰查找软件

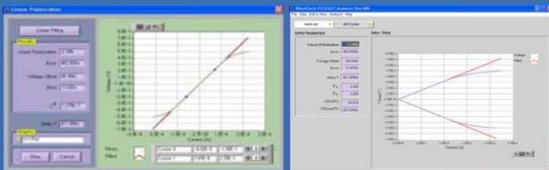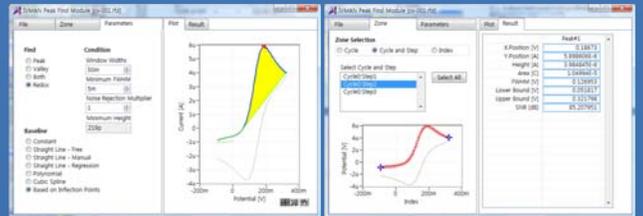


极化电阻拟合

极化分析结果

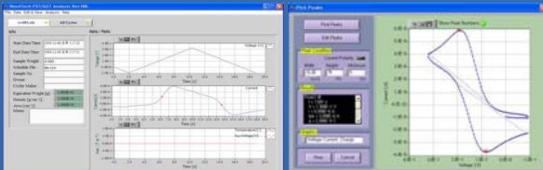


时间图形

查找峰菜单

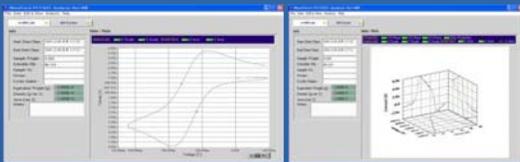

CV图形

3D图形

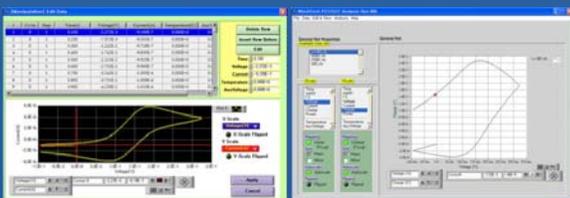

编辑数据菜单

通用图形

## 选配件


- 功率放大器
  - 用于高电压/高电流应用
  - 模块式设计
  - EIS功能
  - 正弦波模拟



- 电池夹具 & 扣式电池夹具
  - 适用于柱状电池或扣式电池
  - 4电极式



- 袋状电池夹具
  - 接头类型
  - a) 下拉式接头, 可调接触探针的宽度
  - b) 香蕉头接头, 带电池导线连接
  - 4接触点型 (Kelvin探针)

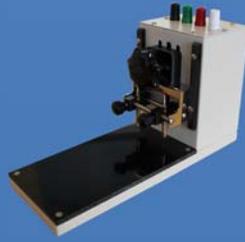

- 体积电导率测试夹具
  - 用于体积电导率测试
  - 2电极型



- 扣式电池支架
  - D-SUB接头型



- 单电池硬件支架
  - 用于PEMFC和DMFC
  - 最高温度: 120°C或180°C
  - 活性面积: 5, 9, 25, 50, 100cm<sup>2</sup>
  - 不包括MEA膜

- 膜电导率电解池
  - 用于5, 9和25cm<sup>2</sup>燃料电池硬件支架
  - 材料: PEEK(电解池体), 铂(导线)
  - 工作温度: 高达130°C



- 电池测试池
  - 用于2或3电极测量
  - 用于水性电解质溶液
  - 带压力监测
  - 用于气体扩散电极
  - 用于时间分辨气体分析
  - 用于光和X射线表征反射模式
  - 用于高通量测试, 等

- 通用电池支架
  - 不包括电极和玻璃容器

- 法拉第屏蔽箱
  - 尺寸: 300 x 300 x 398mm (WxDxH)



ECC-Ref



ECC-Opto




ECC-Press



PAT-Single Stand

- 电解池套件

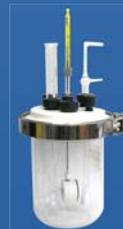

腐蚀电解池套件



平板电解池套件

- 电化学膨胀仪
  - 用于测量中性和水性电解质中高度的变化
  - ECD-3: 位移分辨率≤50nm
  - ECD-3-nano: 位移分辨率≤5nm



片状样品测试池



片状样品测试池



H型电解池



H型电解池

## 技术规格

主系统	
计算机通讯	USB2.0高速
电源电压	100~240VAC, 50/60Hz, 1Amp
电源适配器	24V 2.5Amp
尺寸/重量	160x330x81mm(WxDxH) / 2.05Kg
最大输出功率	12Watt

系统	
电解池导线	1米屏蔽型 (标配): 工作电极, 参比电极, 对电极, 感应电极, 辅助电压
控制	DSP带FPGA
DAC	2x16bit DAC(50MHz)用于偏置&扫描
数据采集	2x16bit ADCs(500kHz)用于电压, 电流
ADC	1x16bit ADCs(250kHz)用于辅助读数
校准	自动
滤波器选择	4档(5Hz, 1kHz, 500kHz, 5MHz)
扫描速率	0~200V/sec 常规模式 0~5000V/sec 快速模式
最大通道数	8通道, 通过USB连接
数据内存	542,000数据点

功率放大器 (对电极)	
功率	12Watt (12V@1A)
槽压	±12V
最大电流	±1A
控制速度选项	4档
带宽	2MHz
转换速率	10V/μsec

恒电位仪模式 (电压控制)	
电压控制	
控制电压范围	±10V, ±1V, ±100mV
电压分辨率	16 bit每个量程
电压精度	±1mV ±0.05%设置 (增益×1)
最大扫描范围	±10V vs. 参比电位
电流测量	
电流量程	10档 (自动/手动设置) 100nA ~ 1A 1nA & 10nA带增益
电流分辨率	16 bit 30μA, 3μA, 300nA, 30nA, 3nA, 300pA, 30pA, 3pA (300fA, 30fA带增益)
电流精度	±10pA ±0.1% 满量程 (增益×1) >100nA

恒电流仪模式 (电流控制)	
电流控制	
电流控制范围	最大±1A ±满量程取决于所选范围
电流分辨率	16 bit 30μA, 3μA, 300nA, 30nA, 3nA, 300pA, 30pA, 3pA (300fA, 30fA带增益)
电流精度	±10pA ±0.1%满量程 (增益×1) >100nA
电压测量	
电压量程	10V, 1V, 100mV
电压分辨率	16 bit 0.3mV, 30μV, 3μV
电压精度	±1mV ±0.05%读数 (增益×1)

静电计	
最大输入电压	±10V
输入阻抗	2x10 <sup>13</sup> Ω  4.5pF
带宽	>22MHz
通道串扰	>114dB

系统的EIS (内置FRA)	
频率范围	10μHz~1MHz
频率精度	0.01%
频率分辨率	5000/十刻度
幅度	0.1mV~5V rms (恒电位模式) 0.1~70%满量程 (恒电流模式)
模式	<b>静态EIS:</b> 恒电位, 恒电流 伪恒电流, OCP <b>动态EIS:</b> 动态电位, 动态电流, <b>固定频率阻抗:</b> 恒电位, 恒电流, 动态电位, 动态电流 <b>多正弦波EIS:</b> 恒电位, 恒电流 <b>间歇PEIS/GEIS</b>

系统端口	
辅助端口	
辅助电压输入	1个模拟信号输入: ±10V
零电阻电流计	100nA~1A范围
外置功率放大器端口	通过功率放大器I/F线缆
同步终端	用于通道同步

智能LCD显示	
直流模式	控制值, 电压值, 电流值 电压量程, 电流量程
EIS模式	频率, 模量, 相位 电压量程, 电流量程
工作状态	模式: PST, GST, ZRA, EIS, CC, CV, CP, CR 状态: 电解池导通, 运行, 错误

软件	
每个实验最多步骤	1000
关机安全限制	电压, 电流, 功率, 辅助电压, 等
最高采样速率	2μsec或3μsec, 取决于数据点数量
最小采样时间	无限制
采样条件	时间, dv/dt, dI/dt, 等

计算机要求	
操作系统	Windows 7/8/10(32bit/64bit OS)
计算机配置	Pentium4, RAM 1GB或以上
显示器	1600x900高彩色或以上
USB	高速2.0

其它	
模拟电解池	包括一个外部模拟电解池
阻抗分析软件	ZMAN™软件
直流数据分析软件	IVMAN™软件包

技术规格如有更改, 恕不另行通知。

# 为电化学应用设计解决方案

设计者

**ZIVE LAB**  
[www.zivelab.com](http://www.zivelab.com)



WonATech Co., Ltd.  
7, Neunganmal 1-gil, Seocho-gu,  
Seoul, 06801, Korea  
Phone: +82-2-578-6516  
Fax: +82-576-2635  
e-mail) [sales@wonatech.com](mailto:sales@wonatech.com)  
website: [www.wonatech.com](http://www.wonatech.com)

中国地区代理商:



上海安赞商贸有限公司

上海市美艾路198号10-102室  
Tel: +86-21-5275 1994 Fax: +86-21-5275 3613  
Email: [info@anzinc.com](mailto:info@anzinc.com)  
Web: [www.anzinc.com](http://www.anzinc.com)



ISO 9000 & ISO 14000质量认证



CE认证